



Wesemann

Handreichung

Für SmartEdge elite WE 001

Integrative Organisationslösungen für Laborarbeitsplätze





SmartEdge elite WE 001



SmartEdge elite WE 001 in einem Wesemann DELTAGUARD Laborabzug mit Laborarbeitsmitteln, Lieferumfang ohne Glaswaren, Laborarbeitsmittel sowie Modulen und Nutschienen.

Die SmartEdge elite WE 001 ist ein modulares Organisationssystem zur Installation in WESEMANN-Laborabzügen der DELTAGUARD-Serie. Sie besteht aus zwei Edelstahl-L-Profilen, die fest mit den Stativaufnahmen der Abzugsrückwand verbunden werden. Das System erlaubt eine flexible Anpassung an die Breite und den Typ des jeweiligen Abzugs.

Die Montage der L-Profile kann wahlweise an den äußeren Stativaufnahmen links und rechts oder – sofern vorhanden – an mittleren Aufnahmereinheiten erfolgen. Dadurch ist eine Konfiguration über die gesamte Breite oder nur über Teilbereiche der Abzugsrückwand möglich.

Durch Querverbinder in Form von präzisionsgefertigten Nutschienen entsteht an der Rückwand des Abzugs eine hochvariable Organisationsfläche, die sich exakt an individuelle Arbeitsanforderungen und an die vorhandene Abzugsarchitektur anpassen lässt. Alle Module sind vollständig mit den Nutschienen für SmartEdge elite WE 001 kompatibel. (Nutschienen und Module sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Die SmartEdge elite WE 001 gewährleistet eine stabile Befestigung, hohe Belastbarkeit und effiziente Raumausnutzung in Laborabzügen der DELTAGUARD-Serie von WESEMANN.

Die Funktionsfähigkeit der Abzüge wird durch die Installation der SmartEdge elite WE 001 nicht eingeschränkt.

Für die Montage der Smart Edge elite WE 001 sind keine baulichen Veränderungen am Abzug erforderlich. Nach Demontage der SmartEdge elite WE 001 befindet sich der Abzug wieder im ursprünglichen Zustand.



SmartEdge elite WE 001 in einem Wesemann DELTAGUARD Laborabzug mit Nutschienen.




SmartEdge elite WE 001 in einem Wesemann DELTAGUARD Laborabzug ohne Nutschienen.



Konfiguration und Auswahl Ihrer SmartEdge elite WE 001 für Wesemann DELTAGUARD

1. Jeder Laborabzug besitzt eine spezifische Breite. Diese Abzugsbreite können Sie dem Typenschild am Laborabzug entnehmen. Üblicherweise (bis auf den Fall von Sonderanfertigungen), handelt es sich um Abzüge der Abmessungen 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm oder 2100 mm.
2. Die beiden Edelstahl-L-Profile sind passend für **alle** Abzugsbreiten zu verwenden. Je nach Abzugsbreite und gewünschter Position der L-Profile wählen Sie nun die gewünschte Anzahl von passenden Nutschienen aus.
3. Bitte beachten Sie, dass die Edelstahl-L-Profile in Abhängigkeit von Abzugsbreite und Montageposition an den Stativstangenaufnahmen an insgesamt 13 verschiedenen Montagepositionen fixiert werden kann.

Wesemann DELTAGUARD Abzug - Breite 1200 mm

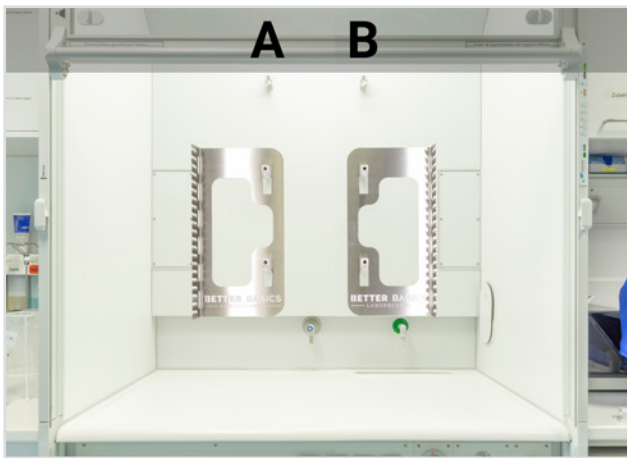


Abzüge der Breite 1200 mm verfügen über zwei Reihen (A und B) von Stativstangenaufnahmen.

Um die Stativstangenaufnahmen zu verbinden (A-B), wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 765 mm.

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WE 001	elite	1	04011	229,00
Nutschiene für SmartEdge WE 001	765 mm (A-B)	1	04334	59,99

Wesemann DELTAGUARD Abzug - Breite 1500 mm

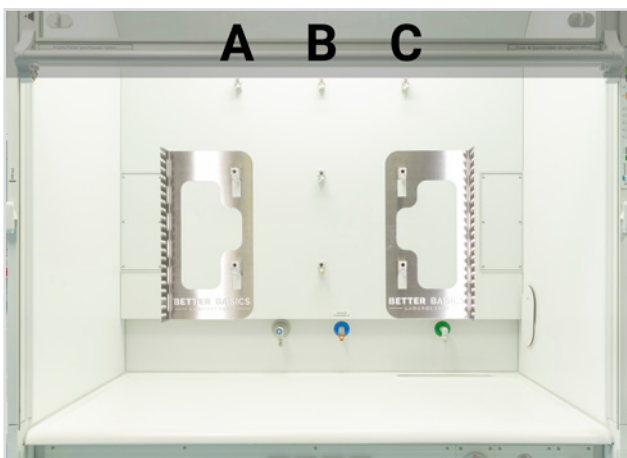


Abzüge der Breite 1500 mm verfügen über drei Reihen (A, B und C) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die äußeren Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-C), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1065 mm.

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WE 001	elite	1	04011	229,00
Nutschiene für SmartEdge WE 001	1065 mm (A-C)	1	04335	69,99



Wesemann DELTAGUARD Abzug - Breite 1500 mm

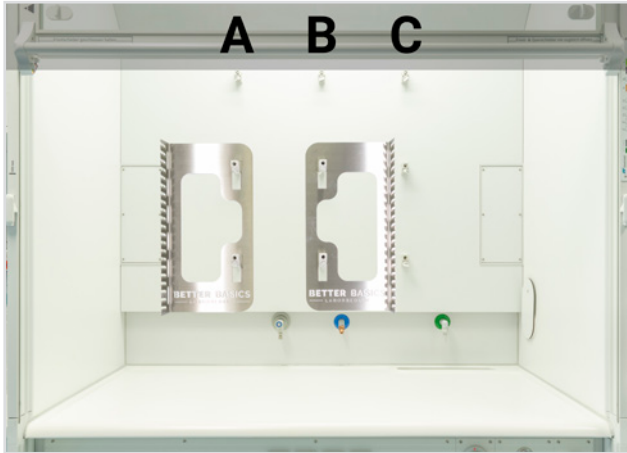


Abzüge der Breite 1500 mm verfügen über drei Reihen (A, B und C) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die mittlere Position der Stativstangenaufnahmen und eine äußere Reihe der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-B, B-C), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 765 mm.

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WE 001	elite	1	04011	229,00
Nutschiene für SmartEdge WE 001	765 mm (A-B, B-C)	1	04334	59,99

Wesemann DELTAGUARD Abzug - Breite 1800 mm

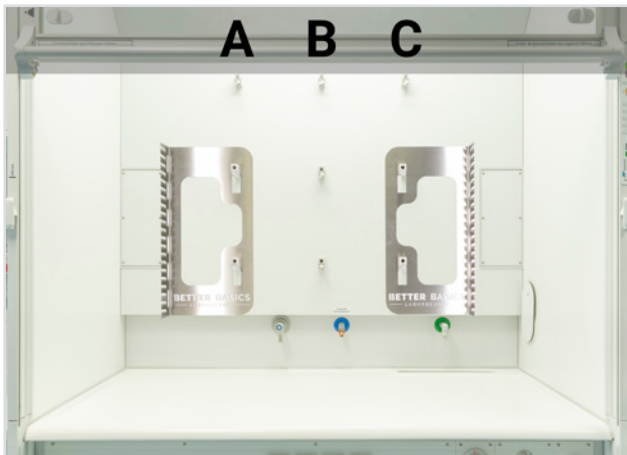


Abzüge der Breite 1800 mm verfügen über drei Reihen (A, B und C) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die äußeren Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-C), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1365 mm.

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WE 001	elite	1	04011	229,00
Nutschiene für SmartEdge WE 001	1365 mm (A-C)	1	04337	79,99



Wesemann DELTAGUARD Abzug - Breite 1800 mm

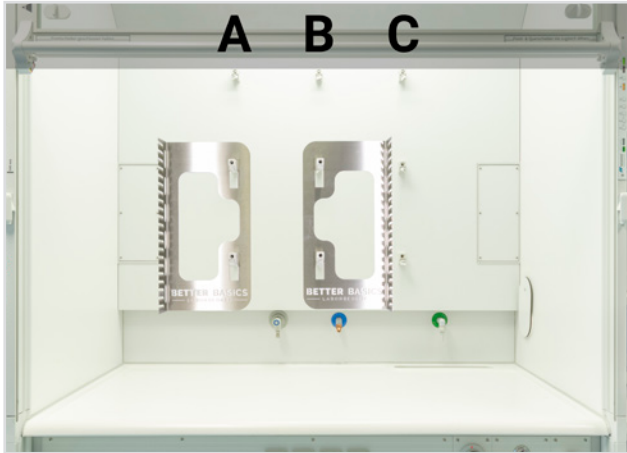

Abzüge der Breite 1800 mm verfügen über drei Reihen (A, B und C) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die mittlere Position der Stativstangenaufnahmen und eine äußere Reihe der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-B, B-C), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 915 mm.

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WE 001	elite	1	04011	229,00
Nutschiene für SmartEdge WE 001	915 mm (A-B, B-C)	1	04336	64,99

Wesemann DELTAGUARD Abzug - Breite 2100 mm




Abzüge der Breite 2100 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die äußeren Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1665 mm.

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WE 001	elite	1	04011	229,00
Nutschiene für SmartEdge WE 001	1665 mm (A-D)	1	04340	89,99



Wesemann DELTAGUARD Abzug - Breite 2100 mm

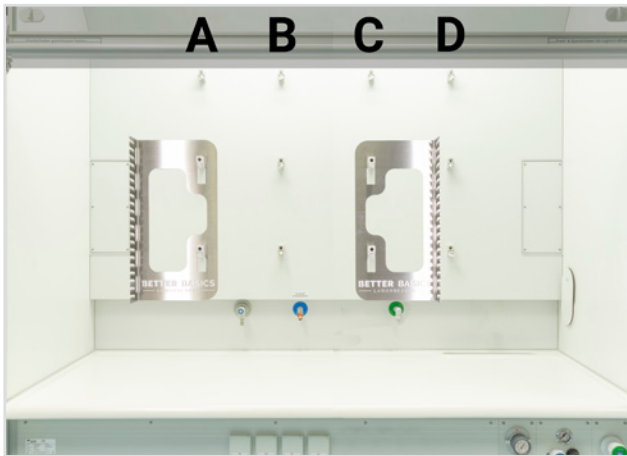


Abzüge der Breite 2100 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die Stativstangenaufnahmen so verbinden wollen, dass eine äußere Reihe Stativaufnahmestangen frei bleibt (A-C, B-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1265 mm.

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WE 001	elite	1	04011	229,00
Nutschiene für SmartEdge WE 001	1265 mm (A-C, B-D)	1	04339	74,99

Wesemann DELTAGUARD Abzug - Breite 2100 mm

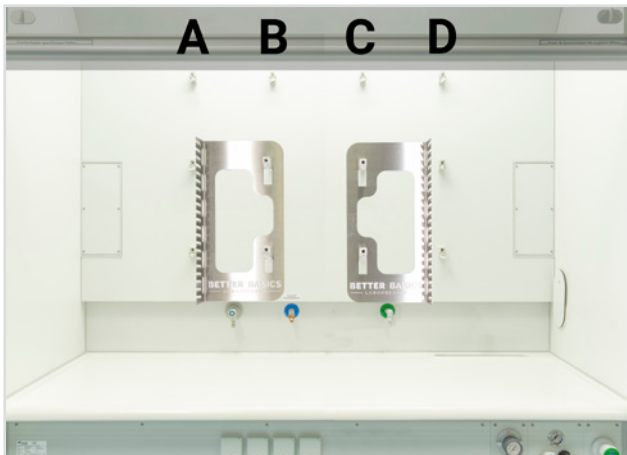

Abzüge der Breite 2100 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie zwei nebeneinanderliegende Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-B, B-C, C-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 865 mm.

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WE 001	elite	1	04011	229,00
Nutschiene für SmartEdge WE 001	865 mm (A-B, B-C, C-D)	1	04338	59,99

Technische Informationen

Technische Informationen:

- Alle Produkte sind mit Wasser und mildem Reinigungsmittel abwaschbar.
- Darüber hinaus können alle Bestandteile mit alkoholischen Desinfektionsmitteln abgewischt werden.
- Die verwendeten Kunststoffe und Metalle sind zu 100% recyclebar.
- Unsere Produkte sind bis 134 °C und 3 bar autoklavierbar.
- Die Kunststoffelemente sind unter laborüblichen Umgebungsbedingungen wärmeformbeständig.
- Zur schonenden Reinigung der eloxierten Aluminium-Nutschiene empfehlen wir die Verwendung eines pH-neutralen Handwaschmittels. Achten Sie darauf, dass das Handwaschmittel geruchsneutral ist und weder Duftstoffe, Fette noch Zusätze enthält. Reinigen Sie die Schiene per Hand und spülen Sie sie gründlich unter klarem Wasser ab.

Hinweis zu Schlifftoleranzen für NS14:

- Maximaler Außendurchmesser an der schmalsten Stelle des Kegelschliffs: 17,2 mm (größere Durchmesser sind zu breit für die Halterung und können nicht aufgenommen werden)
- Minimaler Außendurchmesser an der breitesten Stelle des Kegelschliffs: 18,0 mm (kleinere Durchmesser sind zu schmal für die Halterung und würden herausfallen)

Hinweis zu Schlifftoleranzen für NS29:

- Maximaler Außendurchmesser an der schmalsten Stelle des Kegelschliffs: 31,4 mm (größere Durchmesser sind zu breit für die Halterung und können nicht aufgenommen werden)
- Minimaler Außendurchmesser an der breitesten Stelle des Kegelschliffs: 32,8 mm (kleinere Durchmesser sind zu schmal für die Halterung und würden herausfallen)

WICHTIG ZU BEACHTEN: Die Produkte der SmartIntegrate-Linie, das SmartRack® und SmartRack® mini sowie der SmartCase und SmartStand sind nicht für die dauerhafte Lagerung von Gefahrstoffen geeignet.

Technische Änderungen, Material- oder Modelländerungen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bei weiterführenden Fragen können Sie uns gern unter anfrage@better-basics.de kontaktieren.

Für weitere Detailinformationen besuchen Sie unsere Webseite:

Funktionsweise des SLS-3D-Druck:	www.sls-3d-druck.better-basics-laborbedarf.de
Beständigkeit gegenüber UV Licht:	www.uv-bestaendigkeit.better-basics-laborbedarf.de
Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien:	www.material-bestaendigkeit.better-basics-laborbedarf.de
Nachhaltigkeit und designeffiziente Fertigung:	www.nachhaltigkeit.better-basics-laborbedarf.de

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. | Gültig ab 01.01.2026

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Better Basics Laborbedarf GmbH.



Foto: Gebäude der Better Basics Laborbedarf GmbH in Dresden

SIE INTERESSIEREN SICH FÜR UNSERE PRODUKTE ODER HABEN WEITERE FRAGEN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
anfrage@better-basics.de

Mehr Informationen und Neuigkeiten zu unseren Produktinnovationen finden Sie auch unter
www.Better-Basics-Laborbedarf.de

Better Basics Laborbedarf GmbH

Löbtauer Str. 69
01159 Dresden
Deutschland

T: +49 (0) 178 9617 577 (Direktkunden)
T: +49 (0) 176 6233 8026 (Vertriebspartner)
E: anfrage@better-basics.de
W: www.Better-Basics-Laborbedarf.de

Unsere Bitte an Sie

Unsere Produkte aus der SmartIntegrate-Produktlinie sind nur so gut wie seine Nutzer. Mit unseren Wurzeln im Leibniz-Institut für Polymerforschung in Dresden steht unser Unternehmen Better Basics Laborbedarf in der Tradition der Qualität „Made in Germany“. Diesem Markenzeichen deutscher Unternehmen, das für hohe Innovationskraft steht, fühlen wir uns in mehrfacher Hinsicht verpflichtet. Auch über unseren Produktkatalog hinaus gilt für uns bei Better Basics: Sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie Ideen für Erweiterungen oder Verbesserungen haben oder Ihnen im Laboralltag etwas auffällt, was wir dringend optimieren sollten.

Wir wollen für Sie die bestmögliche Arbeitsumgebung im Labor schaffen und wir sind dankbar für jeden Hinweis und Ihre Inspiration. Nur in Kooperation mit Wissenschaftlern und Forschern können wir gemeinsam die Zukunft der Laborarbeit gestalten. Genau wie Sie suchen wir immer nach einem Weg, unsere Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen.

Impressum:

Better Basics Laborbedarf GmbH
Löbtauer Str. 69, D-01159 Dresden

E-Mail: info@better-basics.de
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Mario Schneider
Handelsregister: HRB 39524; Registergericht: Amtsgericht Dresden
USt-IdNr. gem. § 27a UStG: DE327508812

