



Waldner

Handreichung

Für SmartEdge elite WA 001

Integrative Organisationslösungen für Laborarbeitsplätze





SmartEdge elite WA 001



SmartEdge elite WA 001 in einem WALDNER SCALA Abzug, Lieferumfang ohne Nutschienen.

Die SmartEdge elite WA 001 ist kompatibel mit allen folgenden Waldner SCALA Abzügen:

- Tischabzug mit Rückwandinstallation
- Secuflow-Tischabzug mit Rückwandinstallation
- Niedrigraum-Tischabzug mit Rückwandinstallation
- Secuflow-Niedrigraum-Tischabzug mit Rückwandinstallation
- Secuflow-Tischabzug mit Seiteninstallation
- Secuflow-Niedrigraum-Tischabzug mit Seiteninstallation
- Begehbarer Abzug mit Seiteninstallaton



SmartEdge elite WA 001 in einem WALDNER SCALA Abzug, Lieferumfang ohne Nutschienen, Module und Laborarbeitsmittel.

Die SmartEdge elite WA 001 ist ein modulares Organisationssystem zur Installation in WALDNER-Laborabzügen der SCALA-Serie. Sie besteht aus zwei Edelstahl-L-Profilen, die fest mit den Stativaufnahmen der Abzugsrückwand verbunden werden. Das System erlaubt eine flexible Anpassung an die Breite und den Typ des jeweiligen Abzugs.

Die Montage der L-Profile kann wahlweise an den äußeren Stativaufnahmen links und rechts oder – sofern vorhanden – an mittleren Aufnahmereihen erfolgen. Dadurch ist eine Konfiguration über die gesamte Breite oder nur über Teilbereiche der Abzugsrückwand möglich. Durch Querverbinder in Form von präzisionsgefertigten Nutschienen entsteht an der Rückwand des Abzugs eine hochvariable Organisationsfläche, die sich exakt an individuelle Arbeitsanforderungen und an die vorhandene Abzugsarchitektur anpassen lässt. Alle Module sind vollständig mit den Nutschienen für SmartEdge elite WA 001 kompatibel. (Nutschienen und Module sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Die SmartEdge elite WA 001 gewährleistet eine stabile Befestigung, hohe Belastbarkeit und effiziente Raumausnutzung in Laborabzügen der SCALA-Serie von WALDNER.

Die Funktionsfähigkeit der Abzüge wird durch die Installation der SmartEdge elite WA 001 nicht eingeschränkt.

Für die Montage der Smart Edge elite WA 001 sind keine baulichen Veränderungen am Abzug erforderlich. Nach Demontage der SmartEdge elite WA 001 befindet sich der Abzug wieder im ursprünglichen Zustand.


Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99



Konfiguration und Auswahl Ihrer SmartEdge elite WA 001 für Waldner SCALA

1. Prüfen Sie, ob Ihr Abzug mit einer Rückwandinstallation oder Seiteninstallation ausgestattet ist.
2. Jeder Laborabzug besitzt eine spezifische Breite. Diese Abzugsbreite können Sie dem Typenschild am Laborabzug entnehmen. Üblicherweise (bis auf den Fall von Sonderanfertigungen), handelt es sich um Abzüge der Abmessungen 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2100 oder 2400 mm.
3. Die beiden Edelstahl-L-Profile sind passend für **alle** Abzugsbreiten zu verwenden. Je nach Abzugsbreite und gewünschter Position der L-Profile wählen Sie nun die gewünschte Anzahl von passenden Nutschienen aus.
4. Bitte beachten Sie, dass die Edelstahl-L-Profile in Abhängigkeit von Abzugsbreite und Montageposition an den Stativstangenaufnahmen an insgesamt 49 verschiedenen Montagepositionen fixiert werden kann.

Waldner SCALA Abzug mit Rückwandinstallation - Breite 1200 mm

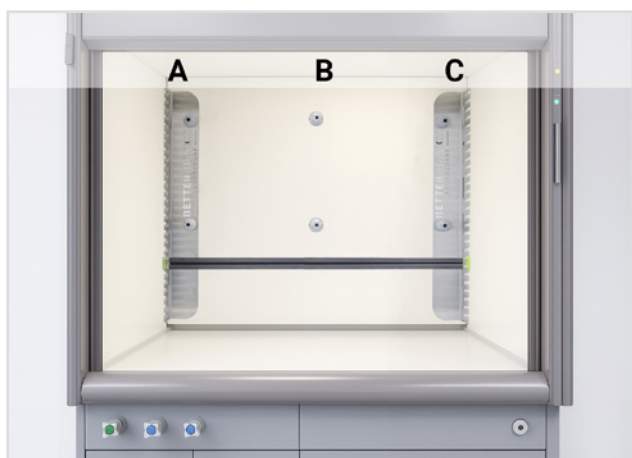

Abzüge der Breite 1200 mm verfügen über drei Reihen (A, B und C) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die äußeren Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-C), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1101 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	1101 mm (A-C)	1	04320	69,99

Waldner SCALA Abzug mit Rückwandinstallation - Breite 1200 mm



Abzüge der Breite 1200 mm verfügen über drei Reihen (A, B und C) von Stativstangenaufnahmen.


Wenn Sie die mittlere Position der Stativstangenaufnahmen und eine äußere Reihe der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-B, B-C), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 613 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	613 mm (A-B, B-C)	1	04307	54,99



Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 1200 mm

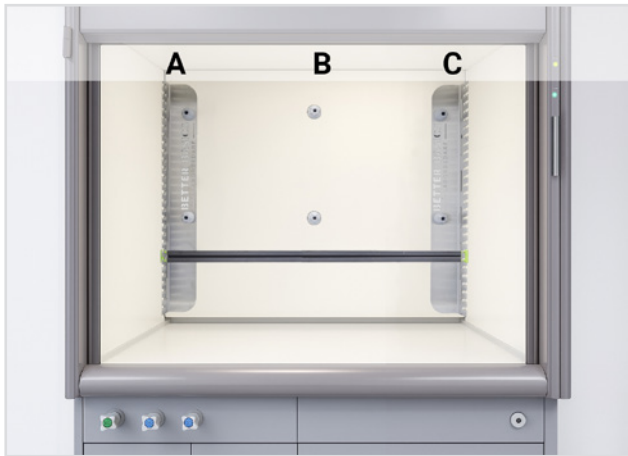

Abzüge der Breite 1200 mm verfügen über drei Reihen (A, B und C) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die äußeren Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-C), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 901 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	901 mm (A-C)	1	04318	64,99

Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 1200 mm



Abzüge der Breite 1200 mm verfügen über drei Reihen (A, B und C) von Stativstangenaufnahmen.


Wenn Sie die mittlere Position der Stativstangenaufnahmen und eine äußere Reihe der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-B, B-C), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 513 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	513 mm (A-B, B-C)	1	04304	49,99



Waldner SCALA Abzug mit Rückwandinstallation - Breite 1500 mm

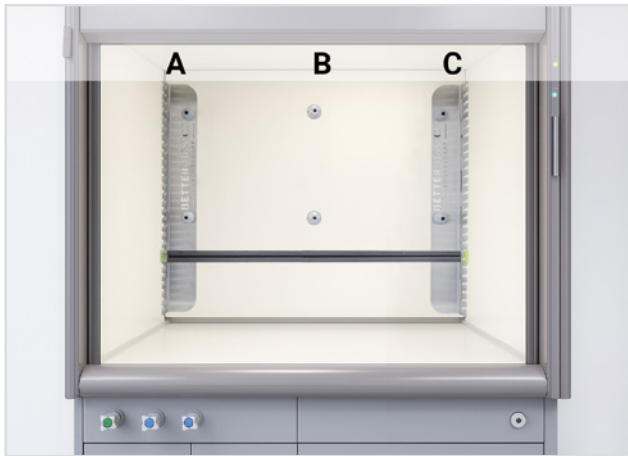

Abzüge der Breite 1500 mm verfügen über drei Reihen (A, B und C) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die äußeren Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-C), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1401 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	1401 mm (A-C)	1	04327	79,99

Waldner SCALA Abzug mit Rückwandinstallation - Breite 1500 mm



Abzüge der Breite 1500 mm verfügen über drei Reihen (A, B und C) von Stativstangenaufnahmen.


Wenn Sie die mittlere Position der Stativstangenaufnahmen und eine äußere Reihe der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-B, B-C), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 763 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	763 mm (A-B, B-C)	1	04314	59,99



Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 1500 mm

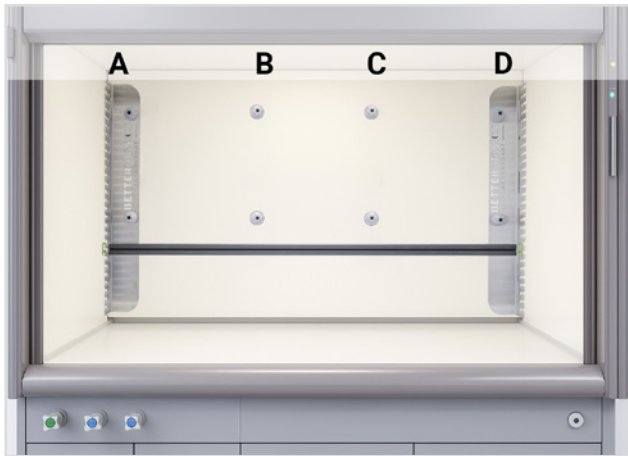


Abzüge der Breite 1500 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die äußeren Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1200 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	1200 mm (A-D)	1	04322	74,99

Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 1500 mm

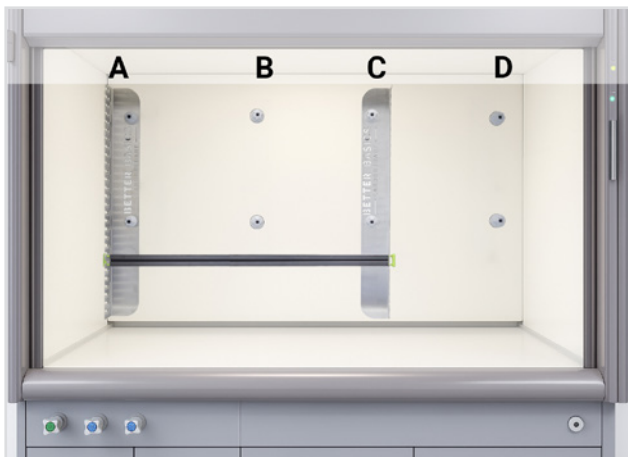

Abzüge der Breite 1500 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die Stativstangenaufnahmen so verbinden wollen, dass eine äußere Reihe Stativaufnahmestangen frei bleibt (A-C, B-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 850 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	850 mm (A-C, B-D)	1	04317	59,99



Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 1500 mm




Abzüge der Breite 1500 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die zwei linken oder zwei rechten Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-B, C-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 475 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	475 mm (A-B, C-D)	1	04302	49,99

Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 1500 mm

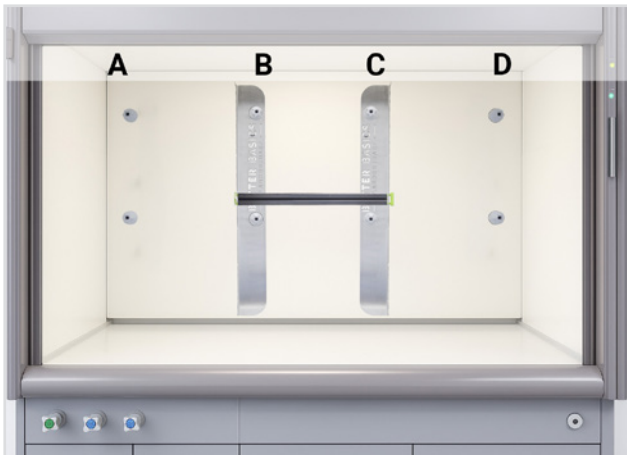

Abzüge der Breite 1500 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.


Wenn Sie die mittleren beiden Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (B-C), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 500 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	500 mm (B-C)	1	04303	49,99



Waldner SCALA Abzug mit Rückwandinstallation - Breite 1800 mm

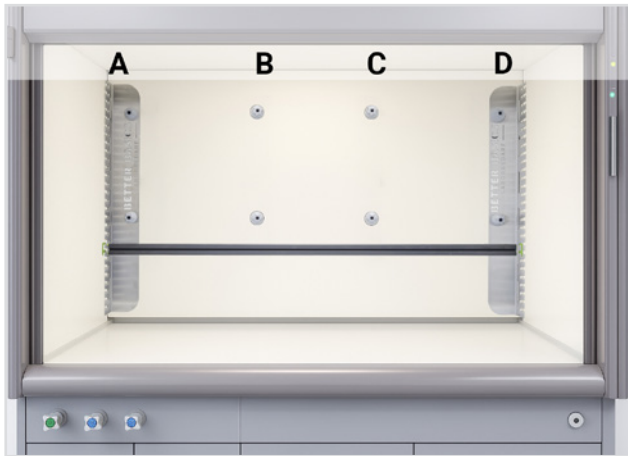


Abzüge der Breite 1800 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die äußeren Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1701 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	1701 mm (A-D)	1	04330	89,99

Waldner SCALA Abzug mit Rückwandinstallation - Breite 1800 mm

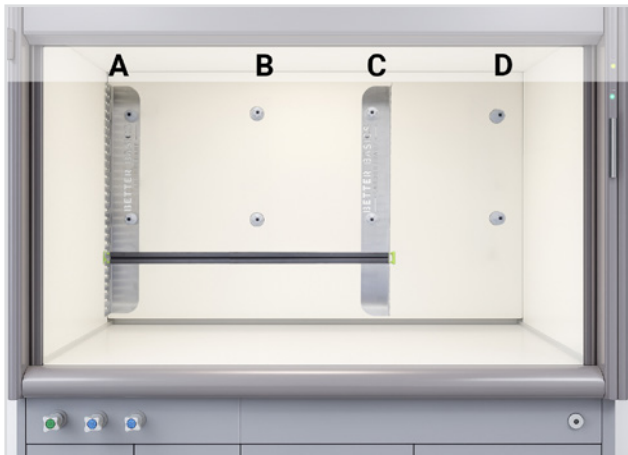

Abzüge der Breite 1800 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.


Wenn Sie die Stativstangenaufnahmen so verbinden wollen, dass eine äußere Reihe Stativstangenaufnahmen frei bleibt (A-C, B-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1207 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	1207 mm (A-C, B-D)	1	04324	74,99



Waldner SCALA Abzug mit Rückwandinstallation - Breite 1800 mm

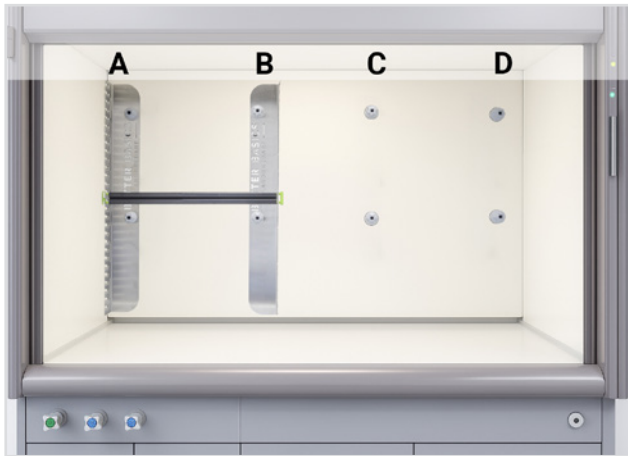


Abzüge der Breite 1800 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die zwei linken oder zwei rechten Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-B, C-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 619 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	619 mm (A-B, C-D)	1	04308	54,99

Waldner SCALA Abzug mit Rückwandinstallation - Breite 1800 mm

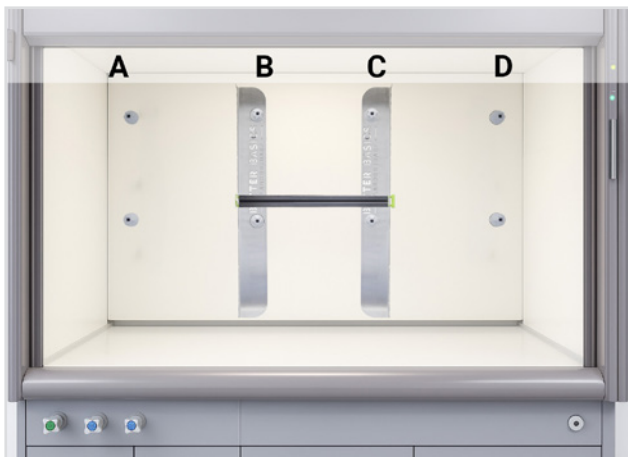

Abzüge der Breite 1800 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.


Wenn Sie die mittleren beiden Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (B-C), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 713 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	713 mm (B-C)	1	04312	54,99



Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 1800 mm

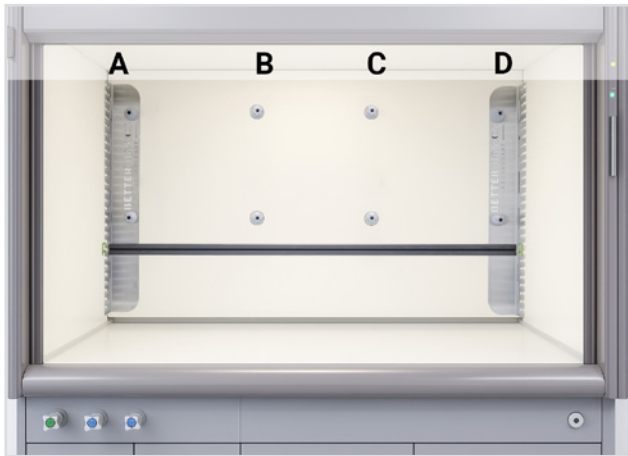

Abzüge der Breite 1800 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die äußeren Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1500 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	1500 mm (A-D)	1	04328	84,99

Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 1800 mm



Abzüge der Breite 1800 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.


Wenn Sie die Stativstangenaufnahmen so verbinden wollen, dass eine äußere Reihe Stativstangenaufnahmen frei bleibt (A-C, B-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1100 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	1100 mm (A-C, B-D)	1	04319	69,99



Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 1800 mm

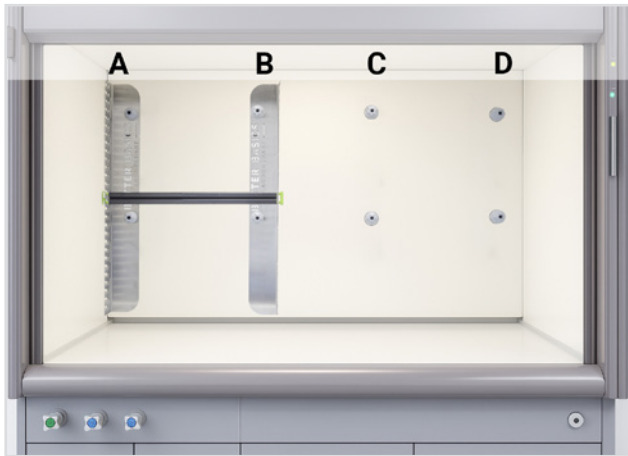


Abzüge der Breite 1800 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die zwei linken oder zwei rechten Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-B, C-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 525 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	525 mm (A-B, C-D)	1	04305	49,99

Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 1800 mm

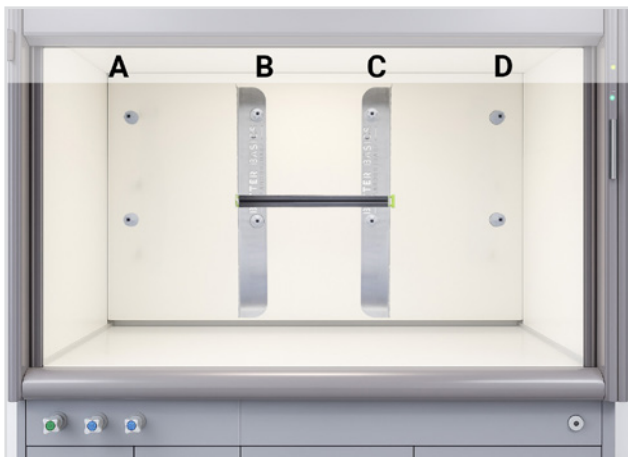

Abzüge der Breite 1800 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.


Wenn Sie die mittleren beiden Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (B-C), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 700 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	700 mm (B-C)	1	04311	54,99



Waldner SCALA Abzug mit Rückwandinstallation - Breite 2100 mm

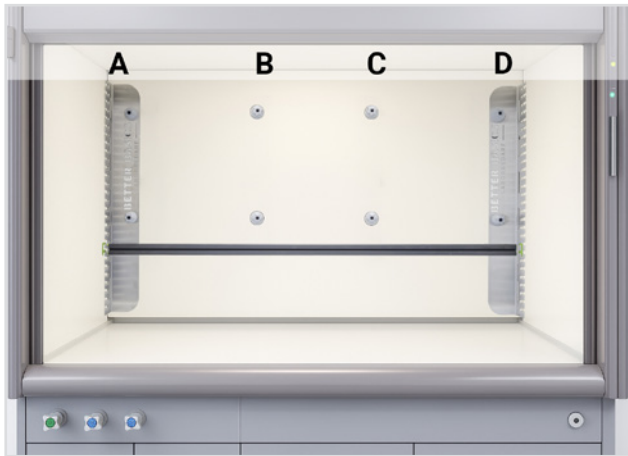

Abzüge der Breite 2100 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die äußeren Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 2001 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	2001 mm (A-D)	1	04332	99,99

Waldner SCALA Abzug mit Rückwandinstallation - Breite 2100 mm



Abzüge der Breite 2100 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.


Wenn Sie die Stativstangenaufnahmen so verbinden wollen, dass eine äußere Reihe Stativstangenaufnahmen frei bleibt (A-C, B-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1357 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	1357 mm (A-C, B-D)	1	04326	79,99



Waldner SCALA Abzug mit Rückwandinstallation - Breite 2100 mm

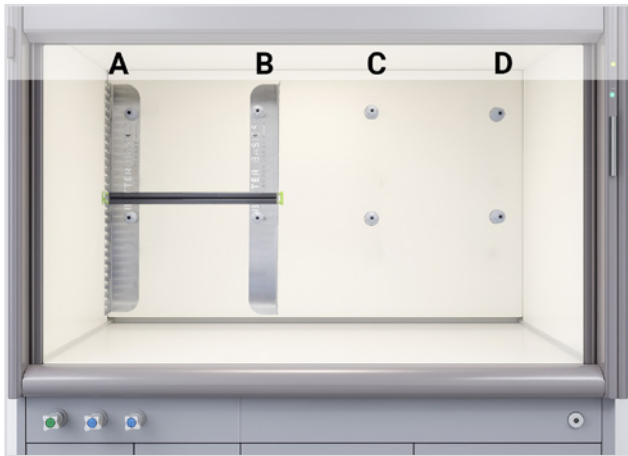


Abzüge der Breite 2100 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die zwei linken oder zwei rechten Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-B, C-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 769 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	769 mm (A-B, C-D)	1	04315	59,99

Waldner SCALA Abzug mit Rückwandinstallation - Breite 2100 mm

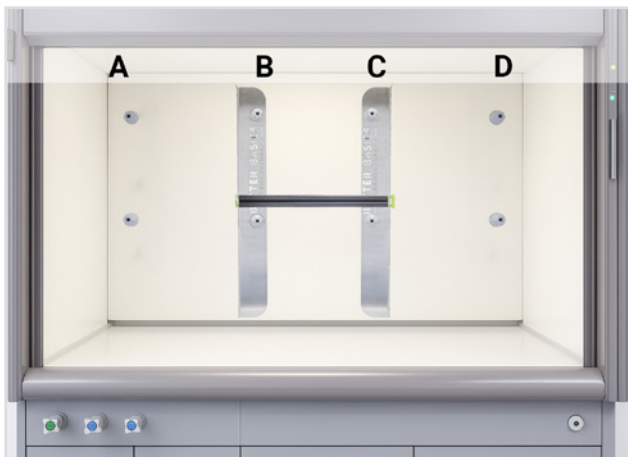

Abzüge der Breite 2100 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.


Wenn Sie die mittleren beiden Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (B-C), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 713 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	713 mm (B-C)	1	04313	54,99



Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 2100 mm

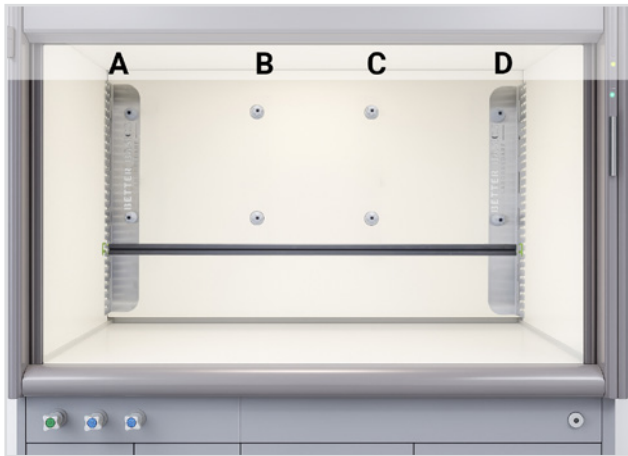

Abzüge der Breite 2100 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die äußeren Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1800 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	1800 mm (A-D)	1	04331	94,99

Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 2100 mm



Abzüge der Breite 2100 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.


Wenn Sie die Stativstangenaufnahmen so verbinden wollen, dass eine äußere Reihe Stativstangenaufnahmen frei bleibt (A-C, B-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1300 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	1300 mm (A-C, B-D)	1	04325	74,99



Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 2100 mm

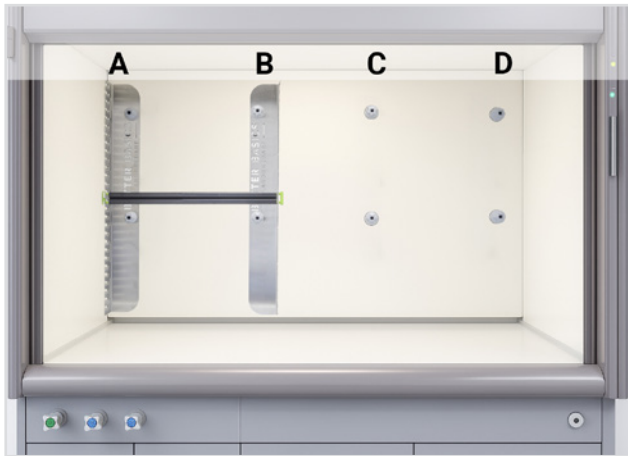


Abzüge der Breite 2100 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die zwei linken oder zwei rechten Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-B, C-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 625 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	625 mm (A-B, C-D)	1	04309	54,99

Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 2100 mm

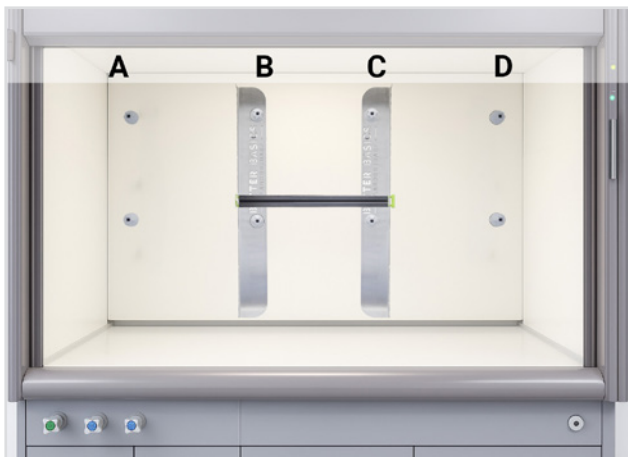

Abzüge der Breite 2100 mm verfügen über vier Reihen (A, B, C und D) von Stativstangenaufnahmen.


Wenn Sie die mittleren beiden Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (B-C), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 800 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	800 mm (B-C)	1	04316	59,99



Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 2400 mm

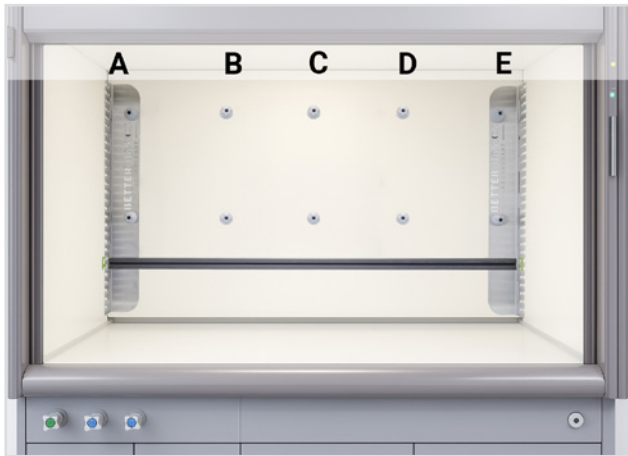


Abzüge der Breite 2400 mm verfügen über fünf Reihen (A, B, C, D und E) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die äußeren Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-E), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 2101 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	2101 mm (A-E)	1	04333	99,99

Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 2400 mm

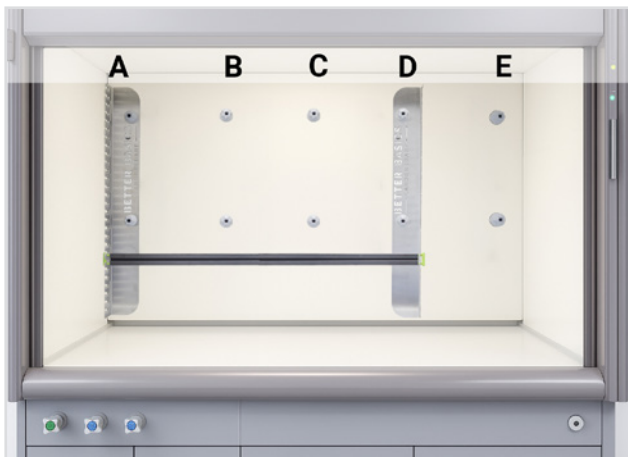

Abzüge der Breite 2400 mm verfügen über fünf Reihen (A, B, C, D und E) von Stativstangenaufnahmen.


Wenn Sie die Stativstangenaufnahmen so verbinden wollen, dass eine äußere Reihe Stativaufnahmestangen frei bleibt (A-D, B-E), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1651 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	1651 mm (A-D, B-E)	1	04329	89,99



Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 2400 mm

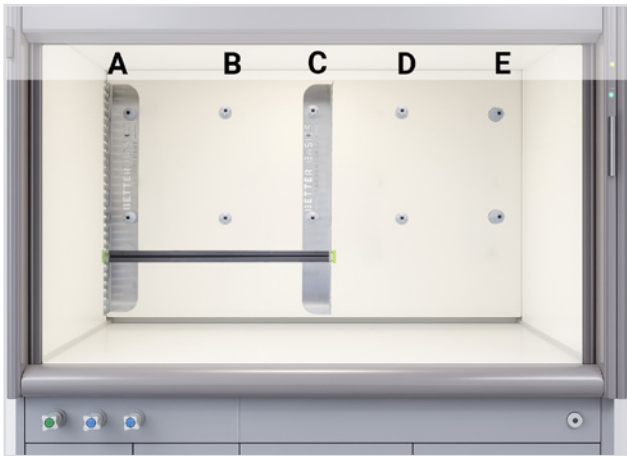


Abzüge der Breite 2400 mm verfügen über fünf Reihen (A, B, C, D und E) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die drei linken oder drei rechten Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-C, C-E), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1113 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	1113 mm (A-C, C-E)	1	04321	69,99

Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 2400 mm

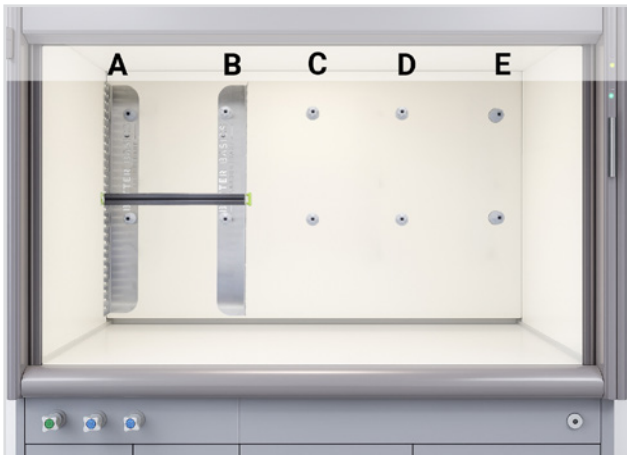

Abzüge der Breite 2400 mm verfügen über fünf Reihen (A, B, C, D und E) von Stativstangenaufnahmen.


Wenn Sie die zwei linken oder zwei rechten Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (A-B, D-E), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 575 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	575 mm (A-B, D-E)	1	04306	49,99



Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 2400 mm

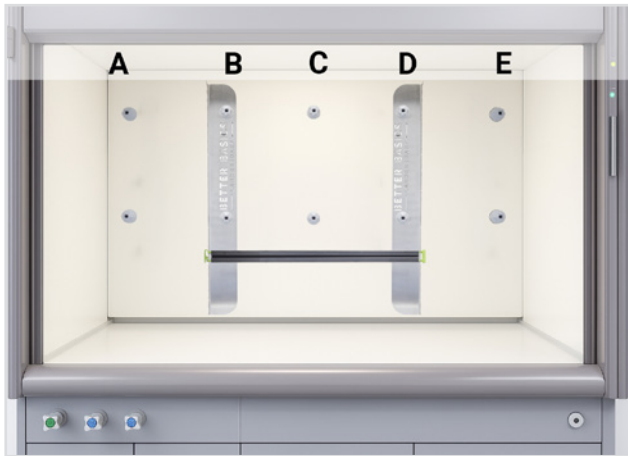


Abzüge der Breite 2400 mm verfügen über fünf Reihen (A, B, C, D und E) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die mittleren drei Reihen der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (B-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 1201 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	1201 mm (B-D)	1	04323	74,99

Waldner SCALA Abzug mit Seiteninstallation - Breite 2400 mm

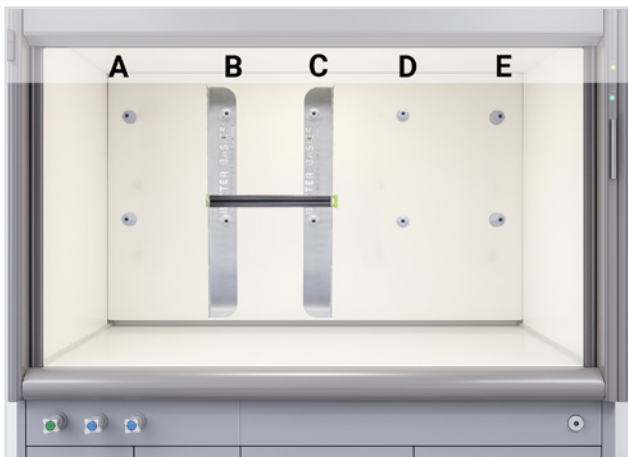

Abzüge der Breite 2400 mm verfügen über fünf Reihen (A, B, C, D und E) von Stativstangenaufnahmen.

Wenn Sie die zweite und dritte oder die dritte und vierte Reihe der Stativstangenaufnahmen verbinden wollen (B-C, C-D), dann wählen Sie die gewünschte Anzahl an Nutschienen der Breite 663 mm.

** Bild dient zur Veranschaulichung*

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	663 mm (B-C, C-D)	1	04310	54,99



Nutschienen für SmartEdge elite WA 001

Die Nutschiene kann an vielen Positionen in der SmartEdge elite WA 001 eingesetzt werden. Eine größere Anzahl an Nutschienen bietet durch eine optimale vertikale Anordnung mehr Optionen für die Platzierung von Modulen und bietet somit mehr Spielraum für die Personalisierung der SmartEdge und die Anpassung der Modulanordnung an die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Anwenders.

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in RWI 1200 A-C	1	04320	69,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in RWI 1200 A-B oder B-C	1	04307	54,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 1200 A-C	1	04318	64,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 1200 A-B oder B-C	1	04304	49,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in RWI 1500 A-C	1	04327	79,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in RWI 1500 A-B oder B-C	1	04314	59,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 1500 A-D	1	04322	74,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 1500 B-C	1	04303	49,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 1500 A-B oder C-D	1	04302	49,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 1500 A-C oder B-D	1	04317	59,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in RWI 800 A-D	1	04330	89,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in RWI 1800 B-C	1	04312	54,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in RWI 1800 A-B oder C-D	1	04308	54,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in RWI 1800 A-C oder B-D	1	04324	74,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 1800 A-D	1	04328	84,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 1800 B-C	1	04311	54,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 1800 A-B oder C-D	1	04305	49,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 1800 A-C oder B-D	1	04319	69,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in RWI 2100 A-D	1	04332	99,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in RWI 2100 B-C	1	04313	54,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in RWI 2100 A-B oder C-D	1	04315	59,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in RWI 2100 A-C oder B-D	1	04326	79,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 2100 A-D	1	04331	94,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 2100 B-C	1	04316	59,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 2100 A-B oder C-D	1	04309	54,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 2100 A-C oder B-D	1	04325	74,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 2400 A-E	1	04333	99,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 2400 B-D	1	04323	74,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 2400 A-B oder D-E	1	04306	49,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 2400 B-C oder C-D	1	04310	54,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 2400 A-C oder C-E	1	04321	69,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	in SI 2400 A-D oder B-E	1	04329	89,99

Technische Informationen

Technische Informationen:

- Alle Produkte sind mit Wasser und mildem Reinigungsmittel abwaschbar.
- Darüber hinaus können alle Bestandteile mit alkoholischen Desinfektionsmitteln abgewischt werden.
- Die verwendeten Kunststoffe und Metalle sind zu 100% recyclebar.
- Unsere Produkte sind bis 134 °C und 3 bar autoklavierbar.
- Die Kunststoffelemente sind unter laborüblichen Umgebungsbedingungen wärmeformbeständig.
- Zur schonenden Reinigung der eloxierten Aluminium-Nutschiene empfehlen wir die Verwendung eines pH-neutralen Handwaschmittels. Achten Sie darauf, dass das Handwaschmittel geruchsneutral ist und weder Duftstoffe, Fette noch Zusätze enthält. Reinigen Sie die Schiene per Hand und spülen Sie sie gründlich unter klarem Wasser ab.

Hinweis zu Schlifftoleranzen für NS14:

- Maximaler Außendurchmesser an der schmalsten Stelle des Kegelschliffs: 17,2 mm (größere Durchmesser sind zu breit für die Halterung und können nicht aufgenommen werden)
- Minimaler Außendurchmesser an der breitesten Stelle des Kegelschliffs: 18,0 mm (kleinere Durchmesser sind zu schmal für die Halterung und würden herausfallen)

Hinweis zu Schlifftoleranzen für NS29:

- Maximaler Außendurchmesser an der schmalsten Stelle des Kegelschliffs: 31,4 mm (größere Durchmesser sind zu breit für die Halterung und können nicht aufgenommen werden)
- Minimaler Außendurchmesser an der breitesten Stelle des Kegelschliffs: 32,8 mm (kleinere Durchmesser sind zu schmal für die Halterung und würden herausfallen)

WICHTIG ZU BEACHTEN: Die Produkte der SmartIntegrate-Linie, das SmartRack® und SmartRack® mini sowie der SmartCase und SmartStand sind nicht für die dauerhafte Lagerung von Gefahrstoffen geeignet.

Technische Änderungen, Material- oder Modelländerungen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bei weiterführenden Fragen können Sie uns gern unter anfrage@better-basics.de kontaktieren.

Für weitere Detailinformationen besuchen Sie unsere Webseite:

Funktionsweise des SLS-3D-Druck:	www.sls-3d-druck.better-basics-laborbedarf.de
Beständigkeit gegenüber UV Licht:	www.uv-bestaendigkeit.better-basics-laborbedarf.de
Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien:	www.material-bestaendigkeit.better-basics-laborbedarf.de
Nachhaltigkeit und designeffiziente Fertigung:	www.nachhaltigkeit.better-basics-laborbedarf.de

Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. | Gültig ab 01.01.2026

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Better Basics Laborbedarf GmbH.



Foto: Gebäude der Better Basics Laborbedarf GmbH in Dresden

SIE INTERESSIEREN SICH FÜR UNSERE PRODUKTE ODER HABEN WEITERE FRAGEN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
anfrage@better-basics.de

Mehr Informationen und Neuigkeiten zu unseren Produktinnovationen finden Sie auch unter
www.Better-Basics-Laborbedarf.de

Better Basics Laborbedarf GmbH

Löbtauer Str. 69
01159 Dresden
Deutschland

T: +49 (0) 178 9617 577 (Direktkunden)
T: +49 (0) 176 6233 8026 (Vertriebspartner)
E: anfrage@better-basics.de
W: www.Better-Basics-Laborbedarf.de

Unsere Bitte an Sie

Unsere Produkte aus der SmartIntegrate-Produktlinie sind nur so gut wie seine Nutzer. Mit unseren Wurzeln im Leibniz-Institut für Polymerforschung in Dresden steht unser Unternehmen Better Basics Laborbedarf in der Tradition der Qualität „Made in Germany“. Diesem Markenzeichen deutscher Unternehmen, das für hohe Innovationskraft steht, fühlen wir uns in mehrfacher Hinsicht verpflichtet. Auch über unseren Produktkatalog hinaus gilt für uns bei Better Basics: Sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie Ideen für Erweiterungen oder Verbesserungen haben oder Ihnen im Laboralltag etwas auffällt, was wir dringend optimieren sollten.

Wir wollen für Sie die bestmögliche Arbeitsumgebung im Labor schaffen und wir sind dankbar für jeden Hinweis und Ihre Inspiration. Nur in Kooperation mit Wissenschaftlern und Forschern können wir gemeinsam die Zukunft der Laborarbeit gestalten. Genau wie Sie suchen wir immer nach einem Weg, unsere Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen.

Impressum:

Better Basics Laborbedarf GmbH
Löbtauer Str. 69, D-01159 Dresden

E-Mail: info@better-basics.de
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Mario Schneider
Handelsregister: HRB 39524; Registergericht: Amtsgericht Dresden
USt-IdNr. gem. § 27a UStG: DE327508812

